

Prova di funzionamento facile e veloce!



Matraccio campione per dosatori

BLAUBRAND®

F I R S T C L A S S · B R A N D

Il nuovo matraccio campione con 3 segni di graduazione **BRAND** mostra subito se il dosatore per bottiglia funziona correttamente.

- Classe A, tarati DKD, con certificato
- Facili e veloci da usare
- Universale per i tipi comuni di dosatori per bottiglia
- Disponibili per dosatori da 10 ml fino a 100 ml




OK!

3 segni di graduazione per una chiarezza immediata!

Nei dosatori per bottiglia, un malfunzionamento dovuto ad esempio a una valvola bloccata può comportare discrepanze considerevoli nel volume erogato e quindi risultati errati. Il matraccio campione con 3 segni di graduazione di BRAND consente di testare rapidamente il funzionamento del dosatore per bottiglia.

Il segno intermedio indica il volume nominale, il superiore e l'inferiore invece mostrano i limiti di errore ($LE = A + 2 CV$ per $A < \pm 0,5 \%$ e $CV < 0,1 \%$). **Se il menisco del volume nominale erogato è compreso tra il segno superiore e quello inferiore, il dosatore funziona correttamente.**


Se il volume erogato è al di fuori del limite di errore, consigliamo di pulire accuratamente lo strumento o, se necessario, di ricercare la causa del guasto aiutandosi con le istruzioni per l'uso. Eseguire infine una prova gravimetrica del volume secondo le indicazioni del produttore. Nel caso in cui anche la prova gravimetrica del volume non rientri nel limite di errore, rivolgersi al produttore per un' eventuale riparazione.

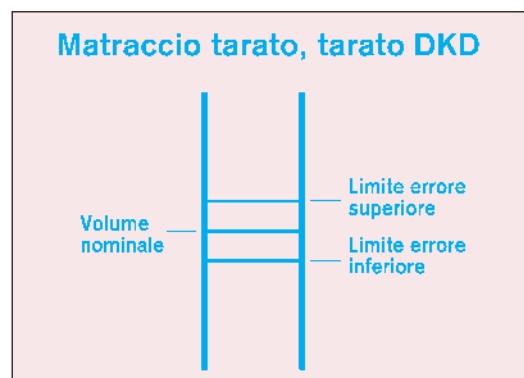

Nota:

Questo test di funzionamento non sostituisce la prova gravimetrica secondo la norma DIN EN ISO 8655 per il monitoraggio degli strumenti di misura!

Caratteristiche tecniche

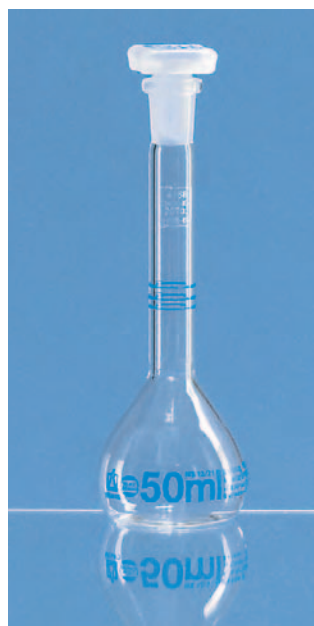

Matracchi con 3 segni di graduazione, tarati DKD

BLAUBRAND®, classe A, conformità certificata

DURAN®, DIN EN ISO 1042. Calibrato a contenere 'In'. Completo di certificato DKD. Confezione singola. **Termini di consegna da concordare.**

Capacità ml	Segno superiore/inferiore ± ml	Collo Ø int. mm	Cono SN	Con tappo PP Codice
10	0,070	7 ± 1	10/19*	382 04
25	0,175	9 ± 1	10/19	382 06
50	0,350	11 ± 1	12/21	382 08
100	0,700	13 ± 1	14/23	382 10

*Cono smerigliato allargato

Ulteriori informazioni sugli strumenti volumetrici BLAUBRAND® sono disponibili su www.brand.de!

I marchi qui riportati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

BLAUBRAND® e BRAND® sono marchi registrati di BRAND GMBH + CO KG.

Con le nostre pubblicazioni tecniche intendiamo dare informazioni e consigli ai nostri clienti. L'applicabilità di valori empirici e risultati in condizioni di prova a casi concreti dipende comunque da molteplici fattori, che sfuggono alla nostra influenza diretta. Vi preghiamo quindi di comprendere che dal nostro supporto non può derivare alcuna rivalsa. È quindi vostra responsabilità verificare molto attentamente l'applicabilità a casi specifici.

Salvo modifiche tecniche, errori ed omissioni.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germania

Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

