

Pipettieren Sie mühelos und spielend leicht
– in den Farben Ihrer Wahl.



macro

Pipettierhelfer

F I R S T C L A S S · B R A N D




■ **Mit dem macro-Pipettierhelfer arbeiten Sie komfortabel und ohne Kraftaufwand.**

Spielend leicht, mit nur einem kleinen Hebel steuern Sie die Pipettierfunktionen. Feinfühlig und exakt lässt sich der Meniskus einstellen. Die ausgereifte, bewährte Technik und das einzigartige Ventilsystem machen den macro-Pipettierhelfer zu Ihrem zuverlässigen Partner im Labor.

■ **Welche Farbe hätten Sie gerne?**

Neutrales Grau, auffallendes Magenta, frisches Grün oder freundliches Blau? Bringen Sie Farbe ins Labor und wählen Sie Ihren persönlichen macro-Pipettierhelfer oder nehmen Sie verschiedenfarbige Geräte für verschiedene Projekte. Ganz wie Sie wollen.

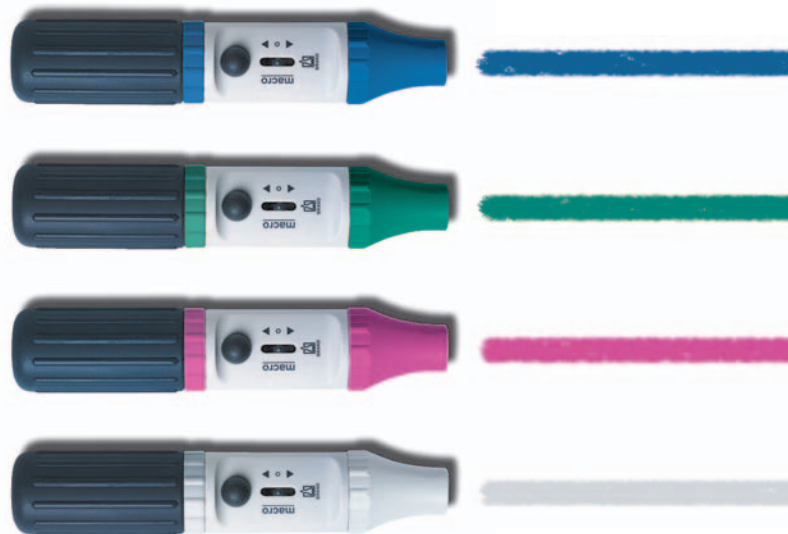

So einfach geht's!

Müheloses Pipettieren



Breiter Anwendungsbereich und Schutz gegen eventuell eindringende Flüssigkeiten.

Für die gesamte Bandbreite der Voll- und Messpipetten aus Glas und Kunststoff von 0,1 bis 200 ml benötigen Sie nur einen einzigen macro-Pipettierhelfer.

Das Eindringen von Flüssigkeit wird durch den hydrophoben Membranfilter wirkungsvoll verhindert. Ein Ersatzfilter ist im Lieferumfang enthalten.

Der macro ist komplett autoklavierbar bei 121 °C.

Bestelldaten

macro-Pipettierhelfer, inkl. Ersatz-Membranfilter 3 µm. Verpackungseinheit 1 Stück.

Farbe	Best.-Nr.
grau	261 00
magenta	261 54
grün	261 51
blau	261 52

Ersatzteile	Verp.-Einh.	Best.-Nr.
Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), unsteril	1	260 52
Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), unsteril	10	260 56
Adapter (Silikon), Länge 44 mm	1	261 46
Adaptergehäuse (PP), Länge 49 mm	1	261 48
Saugbalg (Silikon) mit Schraubring (PP)	1	260 37
Ventilsystem (PP, PTFE, Silikon)	1	261 28



Ansaugen

Einmal den Saugbalg zusammendrücken und Sie können 50 ml in einem Zug aufsaugen! Sie müssen nur den Pipettierhebel nach oben bewegen. Je weiter nach oben, desto schneller füllt sich die Pipette.



Abgeben

Genauso einfach können Sie die Flüssigkeit wieder abgeben: Pipettierhebel ganz nach unten bewegen. Selbst bei freiem Ablauf wird die Volumengenauigkeit der Pipette nicht beeinträchtigt.



Ausblasen (Blow-out Funktion)

Bei der Verwendung von Ausblas-Pipetten Flüssigkeit ablaufen lassen bis der Meniskus in der Spitze stillsteht. Zum Ausblasen drücken Sie einmal kurz auf die kleine Gummibläse.

BRAND® ist eine eingetragene Marke der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

