

Pipetee fácilmente y sin dificultades
– en los colores de su elección.



macro

Auxiliar de pipeteado

F I R S T C L A S S · B R A N D



- **Con el auxiliar de pipeteado macro, usted trabaja confortablemente y sin esfuerzo.**

Fácilmente, sólo con una pequeña palanquita, controla las funciones de pipeteado. El menisco puede ajustarse sensible y exactamente.


La experimentada y acreditada técnica y el sistema de válvulas único, hacen del auxiliar de pipeteado macro su socio fiable en el laboratorio.

- **¿Qué color le gustaría tener?**

¿Gris neutral, magenta llamativo, verde fresco o azul alegre?

Lleve color al laboratorio y elija su auxiliar de pipeteado macro personal o use aparatos de colores diferentes, para proyectos diferentes.

Como usted lo desee.

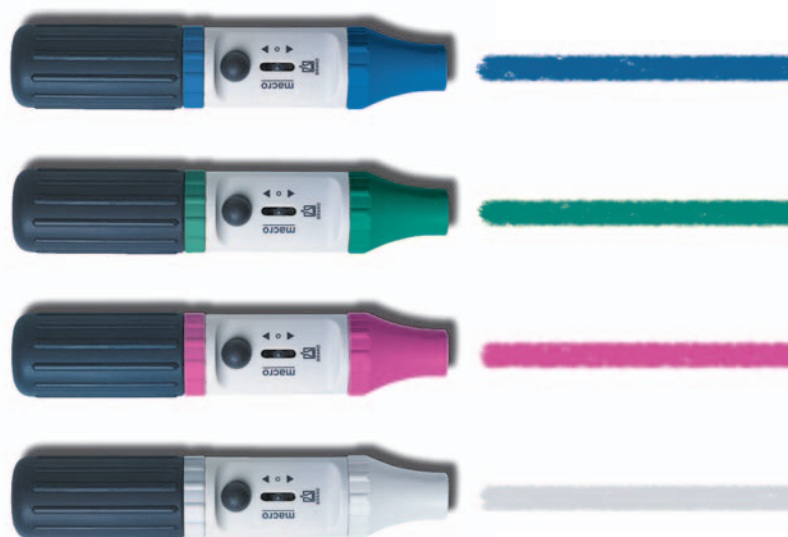

¡Así de fácil!

Pipeteado sin esfuerzo



Una amplia gama de aplicaciones y protección contra eventual penetración de líquidos.

Sólo se necesita un único auxiliar de pipeteado macro para el campo total de pipetas aforadas y graduadas en vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml.

La penetración de líquidos se evita eficazmente mediante el filtro de membrana hidrófobo. En el suministro se incluye un filtro de recambio.

El macro completo es autoclavable a 121 °C.

Referencias

Auxiliar de pipeteado macro, incl. filtro de membrana de recambio 3 µm. 1 unidad por embalaje.

Color	Ref.
gris	261 00
magenta	261 54
verde	261 51
azul	261 52

Piezas de recambio	Unid.	Ref.
Filtro de membr. 3 µm (PP, PTFE), sin esterilizar	1	260 52
Filtro de membr. 3 µm (PP, PTFE), sin esterilizar	10	260 56
Adaptador (silicona), longitud 44 mm	1	261 46
Carcasa del adaptador (PP), longitud 49 mm	1	261 48
Pera de aspiración (silicona), anillo a rosca (PP)	1	260 37
Sistema de válvulas (PP, PTFE, silicona)	1	261 28



Aspiración

¡Comprima una vez la pera de aspiración y aspire 50 ml de una vez!

Sólo debe mover hacia arriba la palanquita de pipeteado. Cuanto más hacia arriba, tanto más rápida se llena la pipeta.



Vaciado

Con la misma facilidad puede verter nuevamente el líquido: mover la palanquita de pipeteado totalmente hacia abajo. Incluso en caso de descarga libre, no se afecta la exactitud volumétrica de la pipeta.



Soplado (Blow-out)

Si se emplean pipetas de vaciado por soplado, deje salir el líquido hasta que el menisco permanezca quieto en la punta de la pipeta. Para soplar oprímase sólo una vez brevemente la pera de soplado.

BRAND® es una marca de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de datos de la experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de aplicación depende de múltiples factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nuestra información no se puede derivar ninguna responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar Ud. mismo con mucho cuidado si son adecuadas la transmisibilidad y aplicación de los datos en cada caso concreto.

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

