

Dispensette® S Trace Analysis



Distributeur adaptable sur flacon

La numéro 1 pour la distribution de milieux extrêmement purs

L'évacuation de traces de métal en général sous la limite de détection

Distribution des acides et des bases dans l'analyse de traces – Appropriée également pour l'acide fluorhydrique



Easy Handling



Montage simple

La nouvelle canule de distribution est facile à fixer et est disponible avec ou sans soupape de purge.



Fixation sûre

Le dispositif de réglage du volume s'encliquette rapidement grâce à la barre dentée située à l'intérieur et est fixé de manière sûre.



Sans joints

Toutes les soupapes fonctionnent sans joints d'étanchéité supplémentaires. Ceci simplifie le nettoyage.



Unité de distribution remplaçable

L'unité de distribution complète peut facilement être remplacée par l'utilisateur sans aucun outil. Ajustée définitivement et avec un certificat de qualité. Après le remplacement aucun calibrage n'est nécessaire.

Une technique éprouvée

- Les parts en contact avec le milieu sont des matériaux extrêmement purs comme PTFE, ETFE, PCTFE, FEP et PFA. Pour les soupapes remplaçables c'est du saphir pur. Pour le matériau des ressorts il est selon les besoins, en platine iridié ou du tantale.
- Un procédé de nettoyage testé dans la pratique avant l'utilisation dans l'analyse des traces est décrit dans le mode d'emploi.
- S'il faut éviter la contamination du contenu du flacon lorsqu'il est utilisé dans l'analyse de traces, nous recommandons d'utiliser l'appareil sans soupape de purge.
- L'étiquette du flacon reste toujours visible grâce au bloc de soupapes orientable à 360°
- Tube d'aspiration télescopique adaptable à différentes hauteurs de flacon
- Le filetage GL 45 et les adaptateurs fournis conviennent pour les flacons de réactif les plus courants
- L'unité de distribution est facile à démonter pour le remplacement
- Avec marquage DE-M*


* remplace le marquage  depuis le 01.01.2015 selon les prescriptions légales

Table de résistance

Fluide de distribution	Ressorts de soupape Pt-Ir	Ressorts de soupape Ta
Acide acétique	+	+
Acide chlorhydrique	+	+
Acide fluorhydrique**	+	-
Acide nitrique	+	+
Acide perchlorique	+	+
Acide phosphorique	+	+
Acide sulfurique	+	+
Brome	+	+
Eau	+	+
Peroxyde d'hydrogène	-	+
Solution d'ammoniaque	+	+
Soude caustique, 30%	+	-

+ approprié - non approprié

** L'acide fluorhydrique agresse légèrement le saphir. Pour diminuer les valeurs d'aluminium légèrement trop élevées, nous recommandons d'annuler avant l'analyse 3-5 dosages à 2 ml.

Cette table a été élaborée et vérifiée avec les plus grands soins et est basée sur les connaissances actuelles. Toujours observer le mode d'emploi de l'appareil ainsi que les données des fabricants de réactifs. Si vous désirez des informations sur les produits chimiques non mentionnés sur cette liste, n'hésitez pas à contacter BRAND. Edition: 0815/2

Données de commande

Dispensette® S Trace Analysis, Analogique



Emballage standard:

Distributeur adaptable sur flacon Dispensette® S Trace Analysis, marquage DE-M, avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique, tube pour distribution inversé (en option), clé de montage, ainsi qu'adaptateurs de flacon GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) et S 40 (PTFE).

Capacité ml	Ressorts de soupape	E* ≤ ±		CV* ≤		sans soupape de purge Réf.	avec soupape de purge Réf.
		%	µl	%	µl		
1 - 10	Platine-iridié	0,5	50	0,1	10	4640 040	4640 041
1 - 10	Tantale	0,5	50	0,1	10	4640 240	4640 241

* Calibrée pour écouler 'Ex'. Les limites d'erreur se réfèrent au volume nominal (= volume max.) imprimé sur l'appareil, la température de l'appareil, la température ambiante et celle de l'eau dist. étant les mêmes (20 °C), l'opération étant régulière et sans à-coups. Les limites d'erreur sont sensiblement inférieures à celles de la norme DIN EN ISO 8655-5. Marquage DE-M. E = exactitude, CV = coefficient de variation

Accessoires · Pièces de rechange

Canules de distribution

Avec et sans soupape de purge. Volume nominal 10 ml. Capuchon à vis ETFE. Marquage 'Pt-Ir' ou 'Ta' sur la canule. Emballage standard 1 unité.



Ressorts de soupape	Longueur mm	sans soupape de purge Réf.	avec soupape de purge Réf.
Platine-iridié	105	7080 22	7081 22
Tantale	105	7080 24	7081 24

Support de flacon

PP. Plein matière plastique. Tige de statif 325 mm, socle 220 x 160 mm, poids 1130 g. Emballage standard 1 unité.

Réf. 7042 75



Unité de distribution avec circlip

Volume nominal 10 ml. Calibrée, certificat de qualité inclus. Emballage standard 1 unité.

Réf. 7080 35



Tuyau de distribution flexible avec soupape de purge*

PTFE, spiralé, env. 800 mm de long, avec manette de sécurité. Emballage standard 1 unité.



Volume nominal ml	Tuyau de distribution		Réf.
	Ø ext. mm	Ø int. mm	
10	3	2	7081 32

* non approprié pour HF

Tubes d'aspiration télescopiques

FEP. Longueur réglable de façon individuelle. Emballage standard 1 unité.

Longueur mm	Réf.
70-140	7082 10
125-240	7082 12
195-350	7082 14
250-480	7082 16



Vous trouverez d'autres accessoires sur www.brand.de

BRAND®, Dispensette®, BRAND. ainsi que les marques verbales et figuratives représentées ici sont des marques de BRAND GMBH + CO KG, Allemagne.

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l'aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Nous vous prions donc de bien vouloir comprendre que nos conseils ne puissent donner lieu à des recours. La transposition doit faire l'objet d'une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d'espèce.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

