

Técnica optimizada y diseño ergonómico.



macro

Auxiliar de pipeteado

F I R S T C L A S S · B R A N D

El auxiliar de macropipeteado de BRAND – un pipeteado cómodo y sencillo.

- Elevación rápida de líquidos
- Ajuste de menisco sensible y fácil mediante la palanca de mando con resorte
- Diseño sin esquinas ni aristas para un pipeteado cómodo, incluso en series largas
- Cuatro colores a elección: Gris neutro, magenta vivo, verde fresco o azul agradable, para una mejor diferenciación de distintas aplicaciones.



En el sitio web www.brand.de encontrará un gran surtido de pipetas aforadas y graduadas, ahora también según los requerimientos USP.



Manipulación confortable sin aplicar mucha fuerza

El sistema de válvulas especialmente desarrollado permite apretar suavemente la pera de aspiración de diseño. Ésta permite elevar 50 ml de líquido en sólo 11 segundos. Con la palanca de mando con resorte puede controlarse con sensibilidad la aspiración y la expulsión de líquidos. Ajustar el menisco es un simple juego de niños.

Forma ergonómica

Su diseño optimizado, la práctica disposición de las funciones y el bajo peso de 125 g facilitan el trabajo seguro para los pipeteados en serie, incluso para el usuario con menos práctica.



Amplio campo de aplicaciones

Sólo es necesario un auxiliar de macropipeteado para abarcar el campo total de pipetas aforadas y graduadas de 0,1 a 200 ml. Gracias al adaptador cónico de silicona usted obtendrá un ajuste fijo y seguro. El aparato completo es esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285. Un filtro de membrana hidrófobo protege el sistema frente a una posible entrada de líquidos.

Color para el laboratorio

Cuatro colores diferentes – gris, magenta, verde y azul – permiten una clara visión general en el laboratorio.

Referencias

Auxiliar de pipeteado macro, incl. filtro de membrana de recambio 3 µm. 1 unidad por embalaje.

color	ref.
gris	262 00
verde	262 03
azul	262 01
magenta	262 02

Piezas de recambio

descripción	unidades por emb.	ref.
filtro de membrana 3 µm (PP, PTFE), sin esterilizar	1	260 52
filtro de membrana 3 µm (PP, PTFE), sin esterilizar	10	260 56
adaptador (silicona), longitud 44 mm	1	261 46
carcasa del adaptador (PP), gris, longitud 49 mm	1	262 20
pera de aspiración (silicona) con anillo a rosca (PP)	1	262 25
sistema de válvulas (PP, PTFE, silicona)	1	261 28

BLAUBRAND® Paquete de pipeteado



Alcance del suministro:

- 1 auxiliar de macropipeteado, gris
- 6 pipetas graduadas BLAUBRAND®, tipo 2
3 unidades de 5 ml y 3 de 10 ml, clase AS, marcaje DE-M, incl. certificado de lote
- Información útil del producto
materiales volumétricos BLAUBRAND®, manipulación de pipetas
- Práctica cubierta plástica ideal para almacenar pipetas de hasta 360 mm de longitud

ref. 260 08

Pipeteado sin esfuerzo



Aspiración

¡Comprima una vez la pera de aspiración y aspire 50 ml de una vez! Cuanto más hacia arriba, tanto más rápida se llena la pipeta.



Vaciado

Mover la palanquita de pipeteado totalmente hacia abajo. Incluso en caso de descarga libre, no se afecta la exactitud volumétrica de la pipeta.



Soplado (Blow-out)

Si se emplean pipetas de vaciado por soplado, deje salir el líquido hasta que el menisco permanezca quieto en la punta de la pipeta. Para soplar oprímase sólo una vez brevemente la pera de soplado.

BRAND® y BLAUBRAND® son marcas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de datos de la experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de aplicación depende de múltiples factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nuestra información no se puede derivar ninguna responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar Ud. mismo con mucho cuidado si son adecuadas la transmisibilidad y aplicación de los datos en cada caso concreto.

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

